

即用型 RC 膜透析袋装置使用说明书（干型）

一、膜技术参数:

生物技术 RC 膜（再生纤维素），重金属离子和硫化物含量为痕迹级别，干型，膜表面有甘油保护层，使用前用温水（60℃以内）浸泡10分钟左右后，再以蒸馏水冲洗干净即可；RC 膜拥有广泛的化学兼容性，能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱，绝大部分的醇类物质；弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物，如 DMSO，接触强极性有机溶剂可能会损害 RC 膜；标准 RC 膜能适用 pH 值2-12以及温度4-132℃ 之间。

二、储存条件:

透析膜表面有甘油保护层，封放置于4-37℃ 之间环境。建议密封放在冰箱冷藏室4℃ 保存。

三、透析袋使用方法:

- ①先带好手套，把透析袋剪成适当长度（10cm 左右）的小段，长度可以根据需要，但必须有足够的容器来容纳。
- ②用温水（60℃以内）浸泡10分钟左右，再用蒸馏水彻底清洗透析袋。在透析袋内注水，两头用手微微捏住，检查是否有漏袋。
- ③不使用的透析膜放回自封袋中，密封保存，透析袋浸润湿透之后，接触透析膜过程中必须戴手套。
- ④使用时，一端用透析袋夹子夹紧，灌满水后，用手指适当加压，检查不漏，另一头也同样反复一次，以免夹子不够紧。然后装入样品，通常要留三分之一至一半的空间，以防透析过程中，袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋胀破。装完样品后，用夹子夹紧袋口，即可进行透析。为了加快透析速度，除多次更换透析缓冲液外，还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些，可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。根据样品浓度决定透析时间，也可以过夜透析，透析时间在24~48 小时为宜。用线吊着透析袋，使透析袋处于悬浮状态，也可以加速透析速度。

For laboratory use only. Not for drug, household or other uses.

上海桥星贸易有限公司提供各类型透析袋，规格齐全，型号多样，所有透析袋由美国光谱医学、美国联合碳化、美国迈伯伦三家公司生产，品质有保障，凭着多年透析纯化领域的销售经验，可以提供专业的服务和技术指导。欢迎您垂询我司电话021-65672052,18221794820，或访问 www.qx5147.com 咨询。